



KALSIYUM TEST KİTİ (CB5160)

MİKTAR	AÇIKLAMA	KOD
15 mL	*A-KALSIYUM Reagent	*CB5160 – 01
7 gr	*B-KALSIYUM Powder	*CB5080 – 02
25 mL	*C-KALSIYUM Titrant	*CB5080 – 03
1 Adet	Numune Kabı	CB5001 – N

UYARI :

Bu test kitini kullanırken laboratuvar güvenlik kurallarına dikkat ediniz.

" * " işaretli ürünler sağlık açısından tehlikelidir.

Ürünlerle alakalı MSDS formlarını telefon, faks ve e-mail yolu ile talep edebilirsiniz.

⚠ Lütfen koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanmayı unutmayınız.



KALSIYUM ANALİZİ

- 1.** Numune kabı ya da deney tüpüne 5 ml örnek alınır.
- 2.** 4 damla Kalsiyum-A reagent eklenir.
- 3.** ¼ mikrokâşık Kalsiyum-B powder reaktifinden eklenir ve çalkalanır. Renk pembe olur.
- 4.** Pembe renk mora dönünceye kadar Kalsiyum-C Titrant damla damla eklenir ve damla sayısı kaydedilir.

$$\text{Ca} - \text{Kalsiyum (ppm)} = \text{Kalsiyum-C Titrant Damla Sayısı} \times 4$$