



TUZLULUK TEST KİTİ (CB5230)

MİKTAR	AÇIKLAMA	KOD
15 mL	*A-TUZLULUK Reagent	*CB5230 -01
15 mL	*B-TUZLULUK Reagent	*CB5230 -02
15 mL	*C-TUZLULUK Reagent	*CB5230 -03
15 mL	*D-TUZLULUK Reagent	*CB5230 -04
15 mL	*E-TUZLULUK Reagent	*CB5230 -05
25 mL	*F-TUZLULUK Titrant	*CB5230 -06
1 Adet	Numune Kabı	CB5001-N

UYARI :

Bu test kitini kullanırken laboratuvar güvenlik kurallarına dikkat ediniz.

" * " işaretli ürünler sağlık açısından tehlikelidir.

Ürünlerle alakalı MSDS formlarını telefon, faks ve e-mail yolu ile talep edebilirsiniz.

 Lütfen koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanmayı unutmayınız.



TUZLULUK ANALİZİ

- 1.** Numune kabı ya da deney tüpüne 5 ml örnek alınır.
- 2.** 1 damla Tuzluluk-A reagent, 3 damla Tuzluluk-B reagent ve 1 damla Tuzluluk-C reagent eklenerek çalkalanır. Renk pembe olacaktır.
- 3.** Renksiz olana kadar Tuzluluk-D reagent damla damla eklenir.
- 4.** 3 damla Tuzluluk-E reaktifinden eklenerek çalkalanır. Renk turuncu olana kadar Tuzluluk-F titrant ile titre edilir ve damla sayısı kaydedilir.

$$\text{Tuzluluk (ppt)} = \text{Tuzluluk-F Titrant Damla sayısı} \times 40$$